



# АМПУЛОВСКРЫВАТЕЛЬ НТУ-АВК03

Использование традиционного метода вскрытия ампул может легко привести к таким проблемам, как: царапины на руке, невозможность вскрыть ампулу силой, чрезмерное осыпание стружки с шлифовального круга и трудностям с очисткой жидкостей. По этой причине компания Tailin Biotechnology недавно разработала ампуловскрыватель, с которым можно быстро и удобно работать.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ампуловскрыватель НТУ-АВК03 применяется в медицинской, фармацевтической и др. областях для ручного вскрытия ампул безопасным способом с целью использования их содержимого.

## ОСОБЕННОСТИ

- Изготовлен полностью из нержавеющей стали, устойчив к коррозии и долговечен.
- Устойчив к влажной тепловой стерилизации и стерилизации перекисью водорода.
- Лезвие для резки металла легко заменяется, не оставляет стружки и не повреждает руки.
- Возможность легкой очистки благодаря автоматическому сбору обрезков ампул.
- Уникальный дизайн рабочего угла, жидкость не будет капать.
- Съемное основание для легкой чистки.
- Управление одной рукой, простое и удобное.
- Противоскользящее основание, безопасное и стабильное.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: НТУ-ВК03

Размер: Ø130X200 мм

Вес: 4,7 кг (корпус открывателя ампул 1,8 кг + основание 2,9 кг)

Диаметр места вскрытия ампулы:  
От 2 до 10 мм

**1. Вставить** - вставьте ампулу в отверстие.



**2. Разрезать** - проведите ампулой вверх и вниз рядом с режущим лезвием.



**3. Согнуть** - отломите ампулу, наклонив ее влево.



## НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ:

- Аналитическое оборудование и расходные материалы
- Общелабораторное оборудование и посуда
- Химические реактивы и стандарты
- Лабораторная и специализированная мебель

## ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР